


SAPPHIRE PIPETTENSPITZEN

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Alle wichtigen Fragen zu unseren neuen Sapphire Pipettenspitzen haben wir in diesem Dokument für Sie zusammengestellt. Für ausführlichere Informationen besuchen Sie bitte den FAQ-Bereich auf unserer Website www.gbo.com.

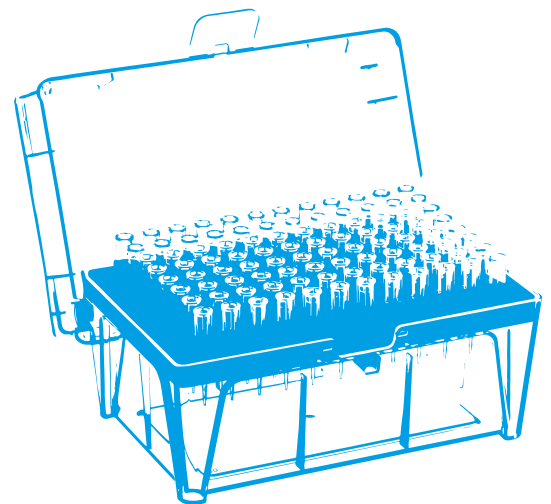

Ersetzen die neuen Pipettenspitzen das gesamte bisherige Pipettenspitzen-Portfolio?

Ja, das neue Sapphire Pipettenspitzen-Portfolio ersetzt alle bisherigen Greiner Bio-One Standard- und Filterspitzen, EasyLoad® Spitzen sowie die bisherigen Sapphire Spitzen.

Welche neuen Pipettenspitzen können als Alternative zu den bisherigen verwendet werden? Und welches sind die passenden Racks?

Bitte verwenden Sie unsere [Cross-Reference-Liste](#) (Bestellnr. F074013), um die für Sie richtige Spitze sowie das passende Rack zu finden.



Welche Pipettenspitzen-Farben sind verfügbar?

Die neuen Sapphire Pipettenspitzen sind **transparent**, um das Risiko einer Kontamination aufgrund von unnötigen Zusatzstoffen zu vermeiden.




HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Welche Pipettenspitzen bietet Greiner Bio-One zukünftig an?



Pipettenspitzen-Version	Verpackungsoptionen				
	Beutel	Rack	Rack steril	Nachfüllpack	Nachfüllpack steril
Standard	•	•	•	•	•
Filter			•		
Low Retention		•	•	•	•
Low Retention Filter			•		

Welche Volumina bietet Greiner Bio-One an?

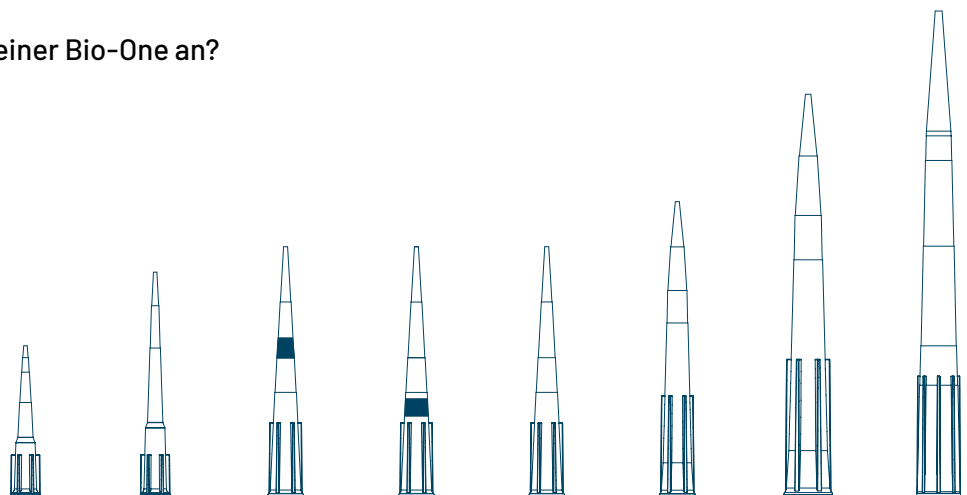


Volumen	10 µl	10 µl ext.	20 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1000 µl	1250 µl
Standard	•	•			•	•	•	•
Filter	•	•	•	•	•	•		•
Low Retention	•	•			•	•	•	•
Low Retention Filter	•	•	•	•	•	•		•

**FÜR WEITERE FRAGEN & ANTWORTEN
ZU DEN NEUEN SAPPHIRE PIPETTENSPIZEN
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE WWW.GBO.COM.**

Wie sind die Abmessungen der einzelnen Spitzen und Racks?

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Spitzen und Racks entnehmen Sie bitte den **Datenblättern und Zeichnungen** auf unserer Website.

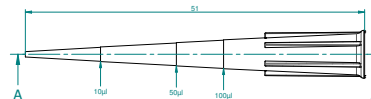

Welche Pipette kann in Verbindung mit den neuen Sapphire Pipettenspitzen verwendet werden?

Die neuen Sapphire Pipettenspitzen sind kompatibel mit den meisten gängigen Pipetten (z. B. Eppendorf, Gilson, Sarstedt, VWR etc.). Details entnehmen Sie bitte unserer [Kompatibilitätsübersicht](#) (Bestellnr. F074017).



Passen die neuen Sapphire Pipettenspitzen in die bisherigen Greiner Bio-One Racks oder Sapphire Racks?

Die neuen Pipettenspitzen passen in die bisherigen Sapphire Racks, jedoch nicht in die bisherigen Greiner Bio-One Racks. Die neuen Nachfülleinheiten können nicht in Verbindung mit den bisherigen Racks verwendet werden.

Stellt Greiner Bio-One passende Racks in Verbindung mit den neuen Sapphire Spitzen im Beutel zur Verfügung?

Unbefüllte Racks mit farbigem Rackeinsatz können separat bestellt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Greiner Bio-One Ansprechpartner für eine individuelle Umstellungsstrategie.

Sapphire Racks für Pipettenspitzen (unbefüllt)

Farbe Rack: natur, mit Deckel und farbigem Rackeinsatz, nicht steril, für 96 Spitzen

Art. Nr.	Passend für	Farbe Rackeinsatz	Stk. Box / Karton
770310	10 µl / 10 µl extended	● rot	10 / 60
770320	200 µl	● gelb	10 / 60
770330	300 µl	● grün	10 / 60
770340	1000 µl / 1250 µl	● blau	10 / 40



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FÜR WEITERE FRAGEN & ANTWORTEN
ZU DEN NEUEN SAPPHIRE PIPETTENSPIZZEN
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE WWW.GBO.COM.

Sind die neuen Sapphire Racks autoklavierbar?

Ja, die Transparenz und die Stabilität der Racks ist auch nach 50 Autoklavier-Zyklen noch hervorragend - und das Rack ist noch für viele weitere Zyklen ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass die Racks mit geschlossenem Scharnier autoklaviert werden sollten, um Kontaminationen zu vermeiden.

Wie ist die Rückverfolgbarkeit der Pipettenspitzen gewährleistet?

Für eine lückenlosen Rückverfolgbarkeit sind Spitzenvolumen, Beschreibung, Artikelnummer und Lotnummer auf dem **Rackeinsatz** aufgedruckt. Bei Beutelware befinden sich alle relevanten Informationen auf dem **Beuteletikett**. Zusätzlich erleichtert eine durchgängige **Farbkodierung** die schnelle Identifikation des Spitzenvolumens.



Wie zertifiziert Greiner Bio-One die Qualität der neuen Sapphire Pipettenspitzen?

Alle neuen Sapphire Pipettenspitzen sind frei von nachweisbarer DNase, RNase, humaner DNA, PCR-Inhibitoren sowie nicht-zytotoxisch. Die Kompatibilität der Spitzen ist zudem gemäß ISO 8655 zertifiziert. Allgemeine Zertifikate zum Download finden Sie auf unserer Website.

FREE OF
detectable
DNase

FREE OF
detectable
RNase

FREE OF
detectable
human DNA

FREE OF
detectable
PCR inhibitors

 non-
pyrogenic

 non-
cytotoxic

ISO 8655-6
Piston-operated
volumetric
apparatus